


搅拌液体

连接电源前，确保当地电源电压匹配搅拌器要求。

1. 将搅拌棒放入容器并填充需要搅拌的液体。
2. 将容器放置在工作盘中心位置。
3. 顺时针旋转旋钮打开搅拌器并调节搅拌速度。
4. 如果搅拌棒运行不畅，略微移动容器，确保其始终位于容器与工作盘的中心位置。

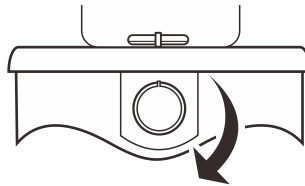

技术参数

最大搅拌容量	2000 mL (H ₂ O)
搅拌速度	0 至 1250 转/分钟
工作面板直径	145 mm (5.7 in.)
工作面板材质	PC
环境温度	0 至 50°C
电源类型	AC 220V/50Hz
外形尺寸	185 (Ø) × 75 mm (7.28 × 2.95 in.)
重量	0.6 kg (1.3 lb)